

PRODUTOS PARA TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO

plastlabor | Microbiologics



A mais ampla coleção de produtos de microrganismos CQ para Teste de Promoção de Crescimento



	EZ-Accu Shot™ Select	EZ-Accu Shot™	EZ-CFU™ One Step	EZ-CFU™
Cepas Disponíveis	5 cepas compendiais mais <i>E. coli</i> em um kit conveniente	40+ cepas rastreáveis licenciadas	20+ cepas rastreáveis licenciadas	20+ cepas rastreáveis licenciadas
Número de Testes	10 testes por frasco 10 testes para cada microrganismo por kit	10 testes/frasco 50 testes/kit	19 testes/frasco 190 testes/kit	90+ testes/frasco 900+ testes/kit
Fluido Hidratação (Incluso no Kit)	Equilibre a temperature ambiente	Equilibre a temperature ambiente	Pré-aqueça fluido hidratante 30 minutos	Pré-aqueça fluido hidratante 30 minutos
Pélets de Microrganismo Liofilizados	Usar 1 pélet/suspensão para obter 10-100 UFC / 0.1 ml	Usar 1 pélet/suspensão para obter 10-100 UFC / 0.1 ml	Usar 2 pélets/suspensão para obter 10-100 UFC / 0.1 ml	Usar 2 pélets/suspensão para obter 10-100 UFC / 0.1 ml
Hidratação do Microrganismo	Pélet de dissolução rápida, sem pré-incubação	Pélet de dissolução rápida, sem pré-incubação	Incubar suspensão por 30 minutos antes da inoculação	Incubar suspensão por 30 minutos antes da inoculação
Diluição	Sem diluição	Sem diluição	Sem diluição	Requerido Um log diluição
Estabilidade Suspensão Hidratada	8 horas de estabilidade	8 horas de estabilidade*	8 horas de estabilidade*	30 minutos de estabilidade

* Por favor veja instruções de Uso para 8 horas estabilidade exceções

Escolha entre 4 produtos exclusivos que atendem às suas necessidades específicas - todos desenhados para entregar 10-100 UFC como requerido pela USP/Ph. Eur./JP.

