

Esquema para pesquisa de *Salmonella* sp.

Teste para ausência de *Salmonella* sp.



Diluição 1:10 (=1g do produto) como no teste enumeração. Inocular 10g do produto em 90mL de caldo de caseína-soja

Incubação por 18-24 horas a 30-35°C




Transferir 0,1 mL para 100mL de caldo enriquecimento *Salmonella Rappaport Vassilladis*

Incubar por 18-24 horas a 30-35°C



Transferir para ágar xilose-lisina-desoxicolato

Incubar por 18-48 horas a 30-35°C

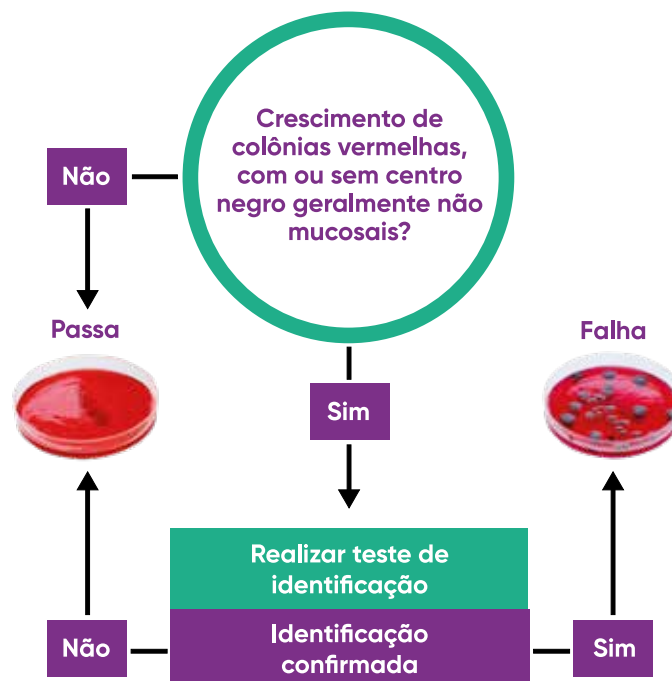

Fonte: Esquema para pesquisa de *Salmonella* sp., conforme a Farmacopeia Brasileira - 6ª edição



@plastlabor

plastlabor



Acesse e conheça a nossa linha de produtos