

MEIOS DE CULTURA PRONTOS PARA USO

10

Kit Indicador de Listeria
PDX LIB



plastlabor



O PDX LIB OTIMIZA
VÁRIOS PROCESSOS
EM UM SÓ PASSO.



Kit Indicador de Listeria

PDX LIB

Você ainda desperdiça tempo e dinheiro com amostras de Listeria tanto negativas como positivas? Esses testes são muito onerosos. Nosso PDX-LIB, Caldo Indicador de Listeria, vai auxiliar ao Laboratório a isolar o que é importante nesse processo: os presumíveis positivos. Um teste simples, eficaz e acessível para reduzir custos. Confira no esquema abaixo o funcionamento do PDX-LIB e entre em contato conosco.

CARACTERÍSTICAS

- Kit contendo 10 tubos plásticos, integrando 12 mL de meio de cultura + swab estéril EnviroMax ponta umedecida;
- Meio de cultura seletivo de enriquecimento com indicador metabólico;
- Utilizado no ambiente de processamento de alimentos e em superfícies de contato com alimentos para detectar a presença de Listeria;
- Minimiza o risco de contaminação durante o manuseio;
- Incubação a 35°C ± 2°C, por 24 a 48 horas;
- Mudança de cor do meio de cultura de amarelo para marrom ou preto, após a incubação, a amostra é considerada como resultado presuntivo positivo para *Listeria* spp.;
- Método aprovado pela AOAC (Association of Official Analytical Chemists) reg.040501.



Kit PDX-LIB



Retire o SWAB




Colete a Amostra



Insira o SWAB no tubo



Despeje PDX-LIB no tubo

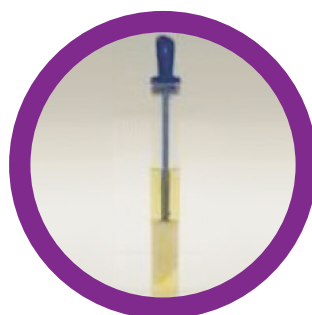

Incube a 37°C



Resultado após 30-48H

ACESSE O SITE DA PLASTLABOR PARA ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS E CONTEÚDO CIENTÍFICO.